


生薬及び生薬製剤中のアフラトキシン試験法

登録番号 FTL001


1. 第17改正日本薬局方参考情報として記載された試験法
2. 生薬及び生薬製剤中のアフラトキシンをスクリーニングする方法として最適
3. 前処理にはイムノアフィニティカラムAflaStar[™]Rを使用
4. 測定にはイムノクロマトAgraStrip[™]を使用
確認のためHPLCで測定することも可能

■プロトコル

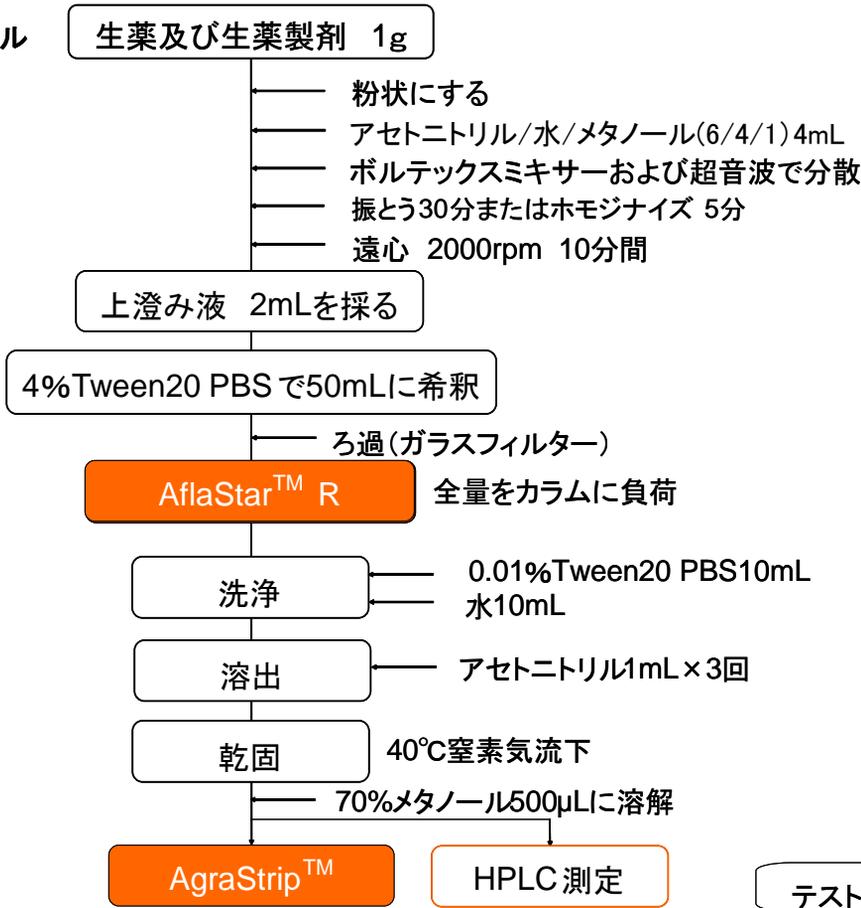

■結果

黄連解毒湯(市販品)	無添加:	陰性
	総アフラトキシン 10ppb添加:	陽性
大黃甘草湯(市販品)	無添加:	陰性
	総アフラトキシン 10ppb添加:	陽性

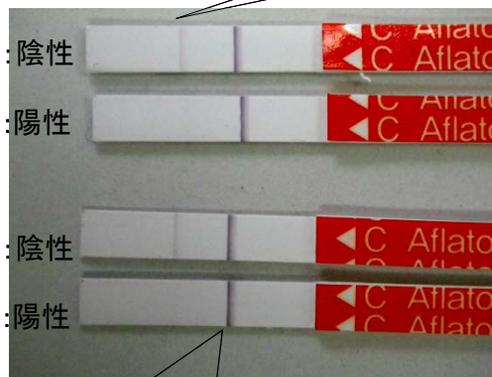

AgraStrip[™] Afla 4 を使用
 陰性: テストラインとコントロールラインの2本
 陽性(アフラトキシン4ppb以上): コントロールライン1本

コントロールライン