

実験器具洗剤 コンタミノン®シリーズ

コンタミノン®シリーズは、実験器具類の洗浄に特化した洗剤です。酸性～アルカリ性、粉末タイプと液体濃縮タイプなど様々な特性の製品をラインアップしており、目的に合わせて使い分けることが可能です。

製品ラインアップ

品名	性状	用途・特性	使用法	コードNo.	容量	希望納入価格(円)
コンタミノン®	粉末 アルカリ性 pH 10.1 (1%液)	一般理化学器具洗浄用 非イオン界面活性剤に数種のビルダーを配合した優れた洗浄力を持つ一般器具用洗剤。 ※りん含有	濃度0.5～1% 洗剤溶液に2～3時間浸漬後、よくすすぐ	036-23783	800g	2,300
コンタミノン® B	粉末 アルカリ性 pH 10.0 (1%液)	一般理化学器具洗浄用 高級アルコール系非イオン界面活性剤と無機アルカリ塩を主成分とした強力な一般器具用洗剤。	濃度:0.5～1% 洗剤溶液に2～3時間浸漬後、よくすすぐ	033-09753	800g	3,000
コンタミノン® O-II	粉末 アルカリ性 pH 10.5 (1%液)	白衣・検査器具洗浄用 酸素系漂白剤を配合した非イオン系の洗剤。 溶解時に発泡します。 塩素系と違い、臭いが少なく、がんこなたんぱく系の汚れに効果的。	濃度:0.5-1% お湯(60～80℃)に溶かし、10分～1時間浸漬後、よくすすぐ	036-25721	800g	3,800
コンタミノン® L	液体 アルカリ性 pH 10.4 (2%液)	重金属洗浄用 低泡性、油脂類・重金属の汚れに適する。 一般理化学器具洗浄用の洗剤に特殊なキレート剤を配合。	濃度:2% 洗剤溶液に20分間浸漬後、よくすすぐ	035-09311	2L	2,950
				033-09317	20L	20,300
コンタミノン® LS-II	液体 アルカリ性 pH 13.0 (10%液)	器具洗浄用 従来品のコンタミノン®Lよりもアルカリ性が強く、油汚れ、血液などによく効く、洗浄力の強い洗剤。	通常の汚れ:1～2% ひどい汚れ:5% 極端な汚れ:10～20% 洗剤溶液に2～24時間浸漬後、よくすすぐ	035-22251	2L	3,600
				031-22253	5L	7,200
				033-22257	20L	17,000
コンタミノン® US	液体 弱アルカリ性 pH 9.6 (0.5%液)	自動洗浄機用 超音波洗浄用に使用できる無リン・無泡の液体洗剤。弱アルカリ性のため、器具などへの影響が少ない。	濃度:0.5～1% 最適温度:40～50℃ 10～15分間超音波洗浄後、よくすすぐ	031-10401	2L	3,900
コンタミノン® N	液体 中性 pH 7.0 (2%液)	精密測定用器具洗浄用 腐食する心配がない中性ソフトタイプの洗剤。アルカリに弱い器具類(ビューレット、光学セル、レンズ等の光学部品)の一般的な汚れの除去に最適。	濃度:1～2% 洗剤溶液に一晩浸漬後、よくすすぐ	037-10361	2L	3,900
				035-10367	20L	24,500
コンタミノン® AC	液体 酸性 pH 1.8 (2%液)	塩基性残渣洗浄用 アルカリで落ちにくい医療、理化器具の洗浄に適する。 高級アルコール系非イオン界面活性剤と数種の有機酸を主成分とした酸性洗剤。	濃度:2～5% 洗剤溶液に一晩浸漬後、よくすすぐ	031-10381	2L	3,900
コンタミノン® E*	粉末 弱アルカリ性 酵素系洗剤	タンパク洗浄用 タンパクの汚れを効果的に洗浄可能な酵素配合洗剤。医療用器具、実験器具、布等に使用可能。	濃度:0.5～1% 最適温度:30～60℃ 10～60分浸漬後、よくすすぐ	277-81291	3kg	8,000
コンタミノン® LA*	液体 弱アルカリ性 制泡性洗剤	自動分析装置用 高級アルコール系非イオン界面活性剤に無機および有機ビルダーを配合した液体洗剤。	濃度:1～2%	271-67391	1L	1,700

*コンタミノン® E、LAとその他のコンタミノン®シリーズは製品の間合せ窓口が異なります。
コンタミノン® E、LA … 臨床検査事業部 カスタマーサポートセンター TEL 03-3270-9134
その他のコンタミノン®シリーズ … 試薬 お客様相談室 TEL 0120-052-099



コンタミノン® 選択ガイド

品名	液性	使用方法		汚れの種類			
		浸漬	超音波	実験器具	血液タンパク	油脂・鉱油	マジックインク
コンタミノン®	アルカリ性	○		○※1	○	○	○
コンタミノン®B	アルカリ性	○		○※1	○	○	○
コンタミノン®O-II	アルカリ性	○		○※1	○	○	○
コンタミノン®L	アルカリ性	○	△	○※1		○	○
コンタミノン®LS-II	アルカリ性	○		○※1	○	○	○
コンタミノン®US	弱アルカリ性		○	○※1	○	○	
コンタミノン®N	中性	○		○	○	○	○
コンタミノン®AC	酸性	○		○※2			
コンタミノン®E	弱アルカリ性	○		○※1	○	○	
コンタミノン®LA	弱アルカリ性	△	△			○	○

※1 アルミ素材の器具へのご使用は避けてください。
 ※2 金属素材の器具へのご使用は避けてください。

コンタミノン® よくあるご質問

Q1 漬け置き後は水洗いだけでOKですか？洗剤で洗う必要はありますか？

漬け置き後は水で洗い流して下さい。すすぎ洗いで物理的に汚れを落とします。
 汚れが落ちにくい場合はスポンジ等でこすることで、より汚れを落とすことが可能です。

Q2 漬け置き用に作った洗剤液の再利用はできますか？

再利用は可能ですが、明らかに汚れている場合は交換をして下さい。
 目視による判断となりますので、用時調製を推奨します。
 ※酵素配合洗剤は、40℃で使用するので、半日～1日ごとの交換をおすすめします。
 ※中性洗剤はアルカリ性や酸性の洗剤に比べ、細菌等が繁殖しやすいため長期間の使用はお避け下さい。

Q3 超音波洗浄に適した洗浄剤と適さない洗浄剤を教えてください。

発泡を抑えた、超音波洗浄機用のコンタミノン® USをお薦めします。
 他の製品は発泡しやすいため、超音波洗浄機での使用には向いていません。

関連製品 非イオン界面活性剤フリー洗剤 スラッシュ・0

スラッシュ・0は非イオン界面活性剤フリーの理化学器具用洗浄剤です。本品の中間原料及び原料にも非イオン界面活性剤を使用しておりません。

【ご使用方法】 2-5%の洗剤液に3-12時間浸漬後、水でよくすすぐ。

【液性】 アルカリ性 pH 11.2 (3%溶液)

コードNo.	品名	製造元	容量	希望納入価格(円)
634-02081	スラッシュ・0(ゼロ)	日本メディポート株式会社	2kg	4,400

Ref. 2〜10℃保存 F. -20℃保存 60. -80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 I-I ……特定毒物 I-II ……毒物 I-III ……劇物 I-IV ……劇物 毒薬 劇薬 危険 ……危険物 精神 ……向精神薬 特原 ……特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ ……カルタヘナ法
 審1 ……化審法 第一種特定化学物質 審2 ……化審法 第二種特定化学物質 化兵1 ……化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 ……化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法 ……覚せい剤原料研究者又は取扱者の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚
 国民保護法 ……生物・毒素兵器の製造・使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒等
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (https://labchem-wako.fujifilm.com) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
 - 東海営業所 ● 横浜営業所
 - 筑波営業所 ● 東北営業所
 - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099
 試薬URL: https://labchem-wako.fujifilm.com

- FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
- FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100
- 富士フイルム和光(香港)有限公司
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808
- 富士フイルム和光(広州)貿易有限公司
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)