

小分10%中性緩衝ホルマリン液

病理組織固定に汎用される10%中性緩衝ホルマリンの小分済包装(8 ml × 100本)の取扱を開始しました。
「**HER2検査ガイド 乳癌編第4版**」では、蛋白抗原性・遺伝子保持の点から10%中性緩衝ホルマリンが推奨されており、この機会に是非検討下さい。

小分10%中性緩衝ホルマリン液 8mL

100本



小分製品メリット

- ・ 直ぐサンプルを固定可能
- ・ 切片毎の分別目的で使用可能
- ・ Ready to use で時間短縮可能
- ・ ホルマリン暴露を最小限で使用可能

NEW

コードNo	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
066-06821	10%中性緩衝ホルマリン液 	病理研究用	8mL × 100	8,000

パソクリーン®・パソマウント™

労働安全衛生法施行令等の一部改正により、キシレンは「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受け、50ppmの管理濃度を超える環境では女性の労働が出来なくなっております。

是非、この機会にキシレン代替品の対策をお願いします。

- ・キシレンフリー製品
- ・有機則非該当
- ・キシレンと同性能
- ・安心・安全な病理環境を実現

工程	パソクリーン 1	パソクリーン 2	パソクリーン 3	パソクリーン 4	100% エタノール 1	100% エタノール 2	95% エタノール	水洗	ヘマトキシリン	水洗	0.1% 塩酸水	水洗	エオジン
時間	5分	3分	2分	1分	1分	1分	1分	2分	6分	4分	1秒	5分	5分

工程	D・W	100% エタノール 1	100% エタノール 2	100% エタノール 3	100% エタノール 4	100% エタノール 5	100% エタノール 6	パソクリーン 1	パソクリーン 2	パソクリーン 3	パソクリーン 4	パソマウント 封入剤
時間	2秒	30秒	30秒	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	10秒

図2. パソクリーン®・パソマウント™を用いたHEプロトコル例

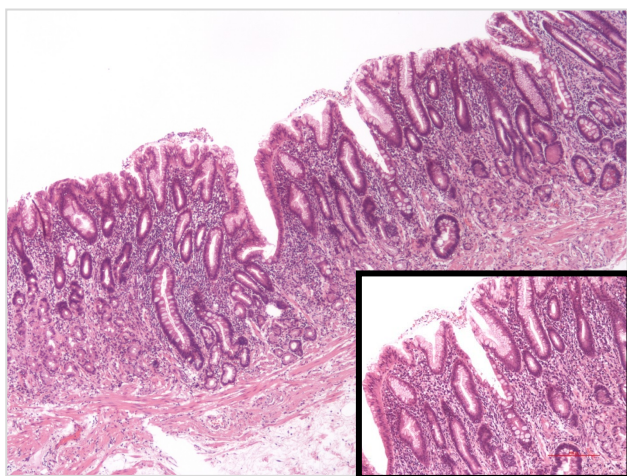


図1. パソクリーン®を用いたHE染色データ

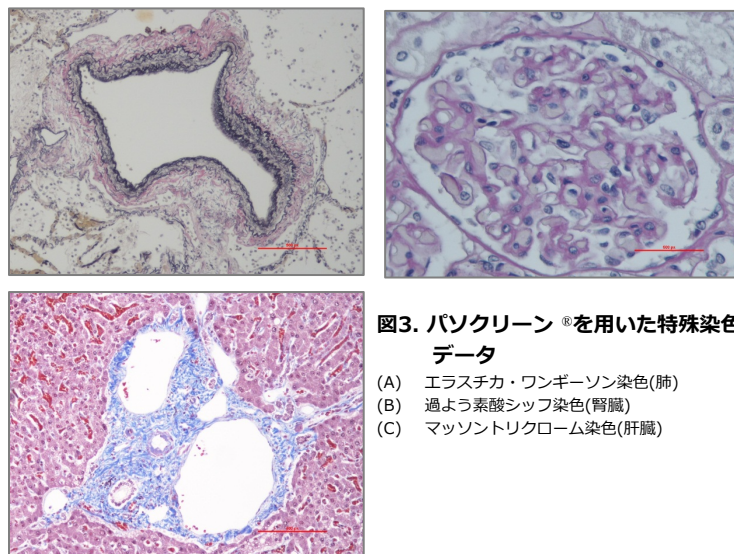


図3. パソクリーン®を用いた特殊染色データ

- (A) エラスチカ・ワンギーン染色(肺)
- (B) 過よろ素酸シッフ染色(腎臓)
- (C) マッソントリクローム染色(肝臓)

NEW

コードNo	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
161-28321 169-28327	パソクリーン® 危	病理研究用	1L 18L	2,800 26,800
164-28492 168-28495	パソマウント™ 危	病理研究用	25mL 500mL	2,200 8,000

Refr. 2~10℃保存 F 20℃保存 80 -80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 Ⅰ-Ⅰ 特定毒物 Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅰ-Ⅳ 劇物 毒薬 劇薬 危 危険物 向精神薬 特麻原 特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ カルタヘナ
 審 1 化審法 第一種特定化学物質 審 2 化審法 第二種特定化学物質 化兵 1 化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵 2 化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法 「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。
 国民保護法 生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (https://www.siyaku.com/) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
- 東海営業所 ● 横浜営業所
- 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所

フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL : https://labchem.wako-chem.co.jp

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: www.e-reagent.com