


器材

脱水溶媒の抜き取りに便利！
スクリューキャップ

当社の超脱水溶媒・脱酸素脱水溶媒 100 mL・500 mL ガラス瓶に採用しているスクリューキャップです。シリンジ針を刺し込める特殊キャップを使用しているため、開栓しないで不活性ガスを吹き込みながら溶媒を抜き取ることができます。

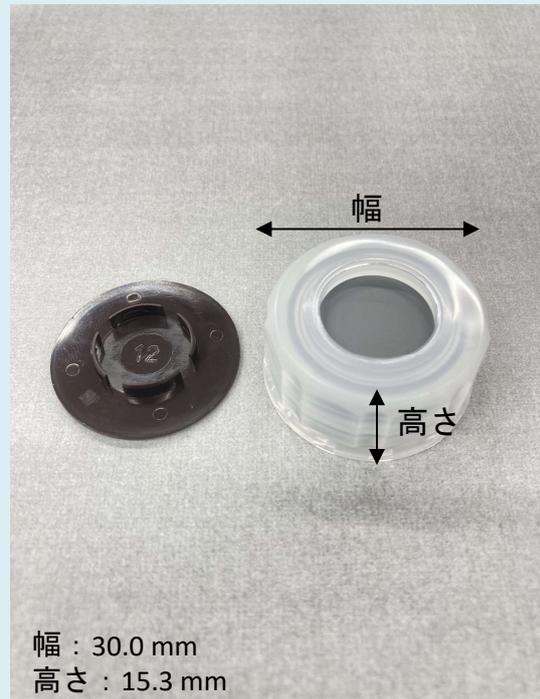

幅：30.0 mm
高さ：15.3 mm

写真：スクリューキャップ (30 mmφ, 脱水溶媒専用)

【溶媒抜き取り手順】


上部のカバー(茶色)を外す。



針 ① をキャップのゴム部分に刺し込み、
N₂ や Ar ガスで置換する



N₂ や Ar ガスを置換したまま、溶媒を取り出すシリンジ針
② を液面にふれるところまで刺し込み、充填された溶媒を
抜き取る。

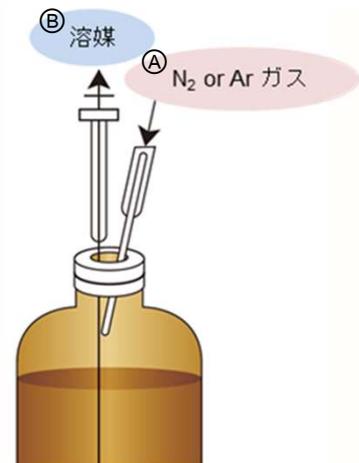

取扱注意

- ① 特殊キャップにはゴム部分にカバーが付属しています。
開栓はせず、必ず上部のカバー(茶色)を取り外してご使用ください。
- ② 超脱水・脱酸素脱水溶媒は未開封時の水分値保証しています。
開封後はお早めにご使用ください。

スクリーキャップ (30 mmφ, 脱水溶媒専用) の 10 個入り



写真：表側

写真：裏側

コードNo.	品名	容量	材質	希望納入価格
192-13001	スクリーキャップ (30 mmφ, 脱水溶媒専用)	10個	キャップ表面：ブチルゴム キャップ裏面：テフロン	3,200円

※本品には上部のカバー (茶色) は付属しません

Ref. 2~10℃保存 F 20℃保存 80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 毒物 劇物 毒薬 劇薬 危険物 向精神薬 特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ法
 化審法 第一種特定化学物質 化審法 第二種特定化学物質 化兵1 化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。関
 国民保護法「生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
 - 東海営業所 ● 横浜営業所
 - 筑波営業所 ● 東北営業所
 - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099
 試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 ■ 600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ 富士フイルム和光 (香港) 有限公司
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士フイルム和光 (広州) 貿易有限公司
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)