


微生物検査用フィルム培地

2021年3月31日をもって、大日本印刷株式会社の微生物検査用フィルム培地「Medi・Ca」に関する事業を、キッコーマン株式会社が譲受しました。
製品名称を「Easy Plate」に変更致しました。変更は製品名称のみで製品性能には変更ありません。

製品検査を簡便・迅速！ Easy Plate™ (旧Medi・Ca)

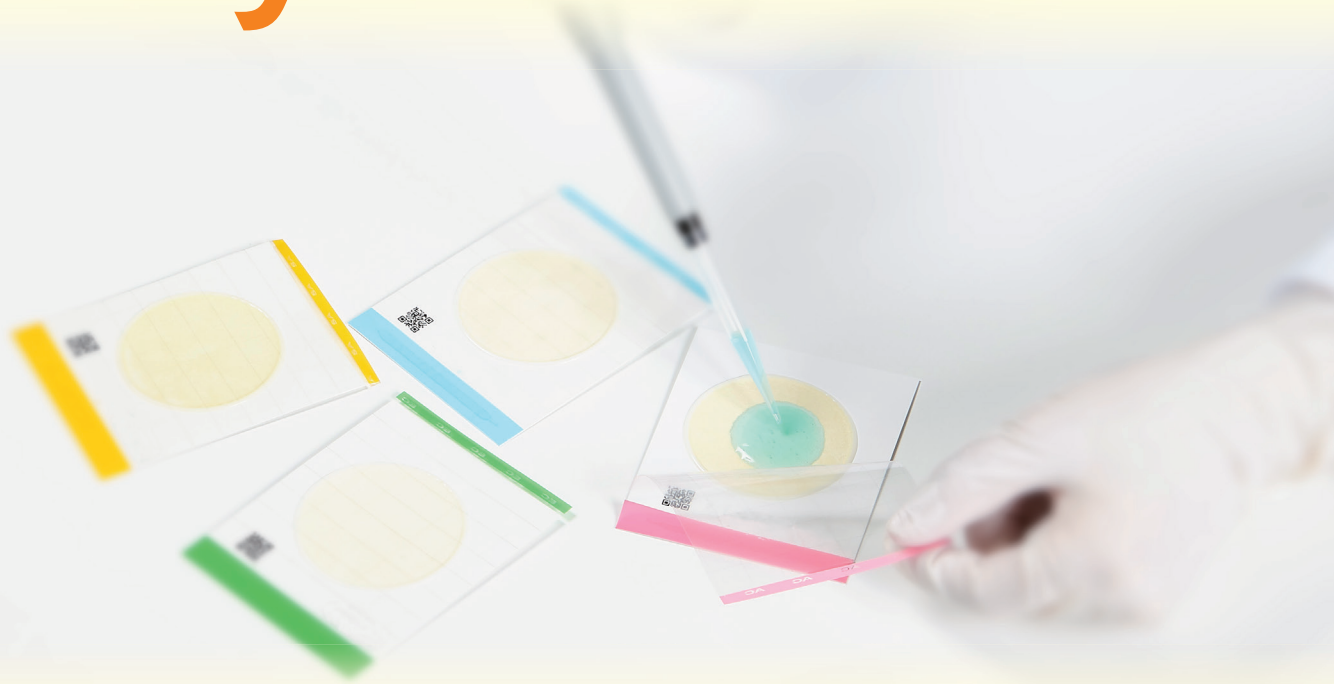


Easy Plate AC
(旧Medi・Ca AC)
一般生菌数測定用




Easy Plate CC
(旧Medi・Ca CC)
大腸菌群数
測定用



Easy Plate EC
(旧Medi・Ca EC)
大腸菌・大腸菌群数
測定用

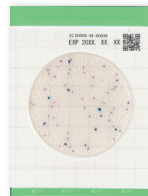

Easy Plate SA
(旧Medi・Ca SA)
黄色ブドウ球菌数
測定用

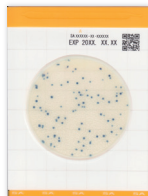

AOAC PTM 認証※1

「食品衛生検査指針微生物編 2018」 収載※1


※1 「Medi・Ca」として掲載されています。

👉 おすすめポイント①


寒天培地や簡易培地で広がりやすいバチルス属のコロニーが、
本製品では広がりにくくなっています。
お困りの方！ぜひお試しください！！

バチルス属を含む食品▶

一般生菌数測定用

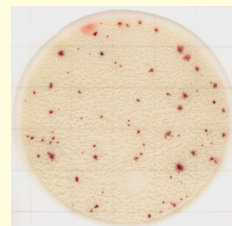


Easy Plate AC
(旧Medi・Ca AC)

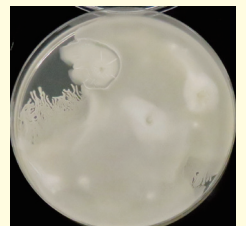

標準寒天培地

※1 「Medi・Ca」として掲載されています。

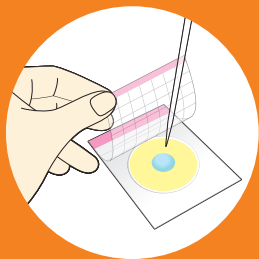


食品微生物検査をより簡単・効率的に

- 🕒 培地調製不要で時間を短縮
- 💖 誰でも安心して使える
- ♻️ 廃棄量削減による環境負荷の低減

接種 カバーフィルムを開けて、試料液を滴下


STEP 1 開ける

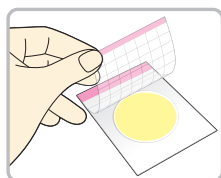

平らで水平な場所に置き、カバーフィルムを開ける


※10枚程度まで重ねて滴下が可能です。
※重ねる際、滴下済み製品の培養エリアに圧力をかけないでください。圧力をかけると、液がこぼれることがあります。

STEP 2 滴下する

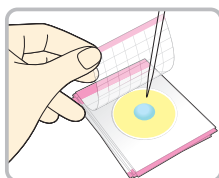

ピペットを垂直に保って、培養エリア中央に1 mLの試料液を滴下

STEP 3 閉じる

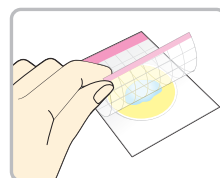


カバーフィルムをゆっくりに閉じる

👉 **おすすめポイント②** スプレッダー等による作業不要

培養 培養器に入れて培養

培地の種類	培養温度	培養時間	発色の判定
Easy Plate AC (旧Medi・Ca AC) 一般生菌数測定用	35±1℃	48±2時間	赤色
Easy Plate CC (旧Medi・Ca CC) 大腸菌群数測定用		24±1時間	青色
Easy Plate EC (旧Medi・Ca EC) 大腸菌・大腸菌群数測定用			大腸菌:紺～青紫色 大腸菌以外の大腸菌群:ピンク～赤紫色
Easy Plate SA (旧Medi・Ca SA) 黄色ブドウ球菌数測定用	35±1℃ 37±1℃		青色

判定 コロニーを数える

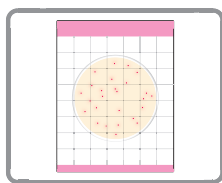

培養する菌に適した専用の発色剤を使用しているため、コロニーの視認性が高く、食品残渣との判別も容易で、コロニー数の計測をスピーディかつ確実にこなせます。

※廃棄方法:
使用済みの本製品は二次汚染の危険がありますので適切な滅菌処理をした後、各自自治体及び施設の廃棄基準に従って廃棄してください。

製品コード	製品名・用途	販売単位	希望小売価格(税抜)
61980	Easy Plate AC (旧Medi・Ca AC) 一般生菌数測定用	1キット:(25枚×4袋)×1	9,500円
—		10キット:(25枚×4袋)×10	75,000円
61981	Easy Plate CC (旧Medi・Ca CC) 大腸菌群数測定用	1キット:(25枚×4袋)×1	9,500円
—		10キット:(25枚×4袋)×10	75,000円
61982	Easy Plate EC (旧Medi・Ca EC) 大腸菌・大腸菌群数測定用	1キット:(25枚×4袋)×1	13,000円
—		5キット:(25枚×4袋)×5	47,500円
61983	Easy Plate SA (旧Medi・Ca SA) 黄色ブドウ球菌数測定用	1キット:(25枚×4袋)×1	19,900円
—		5キット:(25枚×4袋)×5	75,000円

※保存条件:冷蔵(2~8℃)で保存してください

キッコーマンバイオケミファ株式会社

東京 〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
大阪 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
なんばパークス内パークスタワー5階
Email biochemifa@mail.kikkoman.co.jp

※本カタログに記載された内容は、了解なしに変更させていただく場合がございます。

お問合せ