

## ガロン瓶専用保護ジャケット ガロテクト™

本製品は、ガロン瓶専用の保護ジャケットです。この度バイオマスプラスチックを使用した新色を発売しました。溶媒種や毒劇物の識別等にご活用下さい。



**IF DESIGN AWARD  
2022 受賞製品**



International Forum Design GmbHが主催する賞のひとつで、全世界の優れた工業デザインに与えられます。




バイオマスプラスチックは植物由来の原料を利用して作られた「再生可能な有機資源」です。富士フイルム和光純薬は2030年までにCO<sub>2</sub>排出削減量 15t/年間を目指します。  
※ ガロテクト™(白)は通常のPPを使用した製品です。

当社の取り組み




### 特長

✓ ガロン瓶が倒れにくくなる！

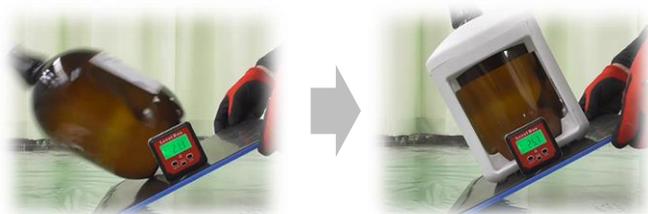

✓ 高耐久性！

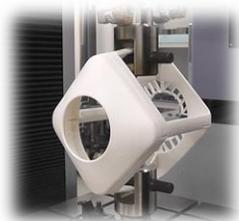


約200 N(約20 kg)の力をかけたときの様子。

✓ 11種類の溶媒で耐溶剤性試験を実施！

アセトニトリル	アセトン	エタノール
グリセリン	1-ブタノール	2-プロパノール
ベンジルアルコール	水	メタノール
DMF	DMSO	

✓ 保管庫にジャストフィット！ ※ 当社調査範囲

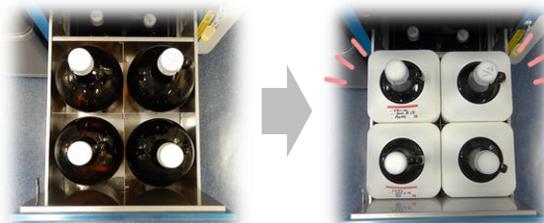


コードNo.	品名	容量	希望納入価格 (円)
293-36321	ガロテクト™(白)	1個	2,800
295-36881	ガロテクト™(赤)	1個	2,800

## ガロテクト™の使い方

①ガロン瓶を入れフタをセットする



②矢印の方向に音が鳴るまでフタを回す

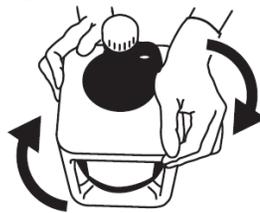

③完成




## ガロテクト™の持ち方



持ち手の反対側を支えながら持つ



片手で持つ

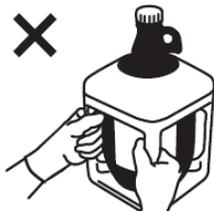

支柱を持つ




フタで支える



ガロン瓶を入れた状態で激しく動かす

※薬品を取扱う際には必ず保護手袋を着用してください。

## おまけシールプレゼント中!

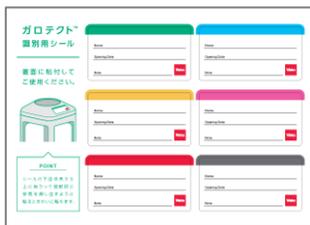

360°見やすいデザイン♪  
溶媒名、開封日等をご記入いただけます。  
使いやすい全6色!

- ・本製品は、ガロン瓶転倒防止用のジャケットです。落下等によるガロン瓶の破損を防止するものではありません。
- ・本製品を装着していても、不慮の落下、破損の危険性があります。
- ・本製品は、使用溶媒や環境によって、思わぬ破損、劣化が起こる事があります。そのため、支柱だけを持つ等、本製品だけを持つ行為は推奨しておりません。
- ・本製品は、他社のガロン瓶製品との整合性は確認しておりません。
- ・ご使用の際は、商品パッケージの注意事項をご確認の上、ご使用ください。

詳細は当社HPをご確認ください。

当社試薬HPトップ>常用試薬・ラボウェア>ラボウェア>安全・保護用品>ガロテクト™

<https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/02166.html>



Ref…2~10℃保存 F…-20℃保存 -80…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
 特定 劇-I…特定毒物 劇-II…毒物 劇-III…劇物 毒薬 劇薬 危…危険物 向…向精神薬 特麻薬…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ法  
 審…化審法 第一種特定化学物質 審…化審法 第二種特定化学物質 化禁1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化禁2…化学兵器禁止法 第二種指定物質  
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。 覚  
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。 毒薬等  
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>)をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
- 東海営業所 ● 横浜営業所
- 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099

試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation  
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA  
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ 富士フイルム和光 (香港) 有限公司  
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,  
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong  
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士フイルム和光 (広州) 貿易有限公司  
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室  
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)  
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)