

## サンプル発送方法が変更となりました

# サンプル発送方法

2021/8/23

### 1. はじめに

- ・ 本手順書は、お客様から富士フイルム和光バイオソリューションズ株式会社にRNAおよびDNAサンプルを発送いただく際の手順書となります。
- ・ サンプル発送前に検体情報シートとサンプル引き渡し書を記入後、メールでご提出いただく必要がございます。

### 2. 梱包材の準備

- ・ 発泡スチロール容器（断熱容器）およびドライアイスは、お客様の方で準備ください。
- ・ ドライアイスは、4 Kg程度で準備ください。

### 3. 梱包の手順

- ① 1.5 mLエッペンチューブをご準備いただき、フタにサンプル番号、側面にサンプル名を記載したラベルを貼ってください。  
※サンプル番号およびサンプル名は、サンプルシートとリンクするようにお願いします。リンクしていない場合は、試験を行うことができない可能性がございますので、ご注意ください。
- ② サンプルを1.5 mLエッペンチューブに入れた後、フタにパラフィルムを巻いてください。
- ③ サンプルを入れた1.5 mLエッペンチューブをフリーズボックスに入れてください。
- ④ フリーズボックスを発泡スチロール容器の一番下に入れてください。
- ⑤ ドライアイスをフリーズボックスに被せるように入れてください。
- ⑥ 記入済みの検体情報シートおよびサンプル引渡書をジップ付きの袋に入れて同封してください。

### 4. 注意事項

- ・ 中国に発送したサンプルは、返却することができませんので、ご了承ください。
- ・ 平日、月曜日から金曜日の17時までには到着するように発送をお願いいたします。
- ・ 発送には、ヤマト運輸の冷凍便をご利用ください。
- ・ 発送前に必ず、下記メールアドレス宛に、宅配業者名と追跡番号について、ご連絡をお願いいたします。  
メールアドレス：[jutaku@fujifilm.com](mailto:jutaku@fujifilm.com)  
※事前にご連絡がない場合は、サンプルの受領ができない場合がございますので、ご注意ください。

### 5. 発送先

〒960-1295

福島県福島市光が丘1番地 福島県立医科大学 医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター 408号室

富士フイルム和光バイオソリューションズ（株）

佐藤 高子

TEL：024-573-6751