

QuickGene 3機種 半額キャンペーン

50%
off

2024.12.16 (月) ~ 2025.3.19 (水)

期間内のお申込み分
まで

クラボウから提供されております「QuickGene Mini480」および「QuickGene Mini8L」は、**コンパクトかつ革新的なメンブレン**を搭載した核酸抽出システムです。各種専用キットと組み合わせて使用することで様々なサンプルから**高純度・高収量**のDNA/RNAを短時間で回収することができます。ぜひこの機会にQuickGeneシステムを使った核酸抽出をお試しください！！

● QuickGene-Mini480

希望購入価格 298,000円

👉 **キャンペーン価格 149,000円**



● QuickGene-Mini8L

希望購入価格 298,000円

👉 **キャンペーン価格 149,000円**



「QuickGene-Auto12S」は、多様なサンプル（最大200μL）からDNA/RNAを分離する卓上サイズの**核酸自動分離装置**です。遠心不要の抽出工程と12連同時駆動の液体ハンドリングシステムにより、自動スピード処理を実現します。また、プレバックタイプの試薬キット(各48サンプル分)を採用しており、試薬分注の手間を省くとともに、**コンタミネーションリスクを低減**しています。

● QuickGene-Auto12S ※在庫限り

希望購入価格 2,800,000円

👉 **キャンペーン価格 1,400,000円**



キャンペーン 申込方法

- 本紙裏面の申込用紙に必要事項をご記入いただき、富士フイルム和光純薬の販売代理店、または富士フイルム和光純薬の担当営業へお渡しください
- 各機種および専用キットに関する詳細は本パンフレット2,3ページをご参照ください

卓上型でコンパクトかつ高品質な核酸抽出(最大48サンプル)が可能!!!

QuickGene-Mini480

QuickGene-Mini480は分離工程で遠心分離のいないコンパクトな核酸分離装置です。専用キットを使用することで様々な検体(全血、組織、細胞、植物、ウイルスなど)からDNA/RNAを抽出することが可能です。



■ 多検体を簡便・迅速に操作!!

- 前処理サンプルをセットし、本体左右のスイッチを回すだけです。
- 分離工程に遠心分離は必要ありません。
- 一度に最大48検体を処理可能です。

対応
サンプル

全血

動物
組織

プラスミド

ウイルス

etc...

■ 操作手順



■ QuickGene-Mini480 専用キット一覧

	分離対象	コードNo. (メーカーコード)	品名	容量	希望納入価格(円)	分離例
DNA 用	●ヒト全血 ●各種動物血液 ●血漿 ●血清	636-23541 (DB-S)	DNA全血キットS	96回用	47,000	約5µg/全血200µL
	●各種動物組織 ●植物 ●昆虫 ●魚介類 ●口腔粘膜 ●パラフィン包埋切片 ●培養細胞 ●バクテリア ●ウイルス ●食品	633-23551 (DT-S)	DNA組織キットS	96回用	53,000	約4µg/Balb/c マウステール 先端部5mg
	●大腸菌	630-23561 (PL-S2)	プラスミドキットS II	96回用	29,000	約12.5µg/ pBlueScript II/ GADPH/DH5a 1mLカルチャー
RNA 用	●各種動物組織 ●昆虫 ●ウイルス	634-23601 (RT-S2)	RNA組織キットS II	96回用	63,000	約100µg/マウス肝臓30mg
	●浮遊細胞 ●接着細胞 (目安: 1.0×10 ⁶ 個以下) ●植物 ●大腸菌	634-23581 (RC-S)	RNA培養細胞キットS	96回用	63,000	約10µg/HL60細胞 (1.0×10 ⁶ 個)
	●浮遊細胞 ●接着細胞 (目安: 1.5×10 ⁷ 個以下)	631-23591 (RC-S2)	RNA培養細胞HCキットS	96回用	63,000	90~150µg/HEK293細胞 (10cmディッシュ)
	●全血から分離した白血球	637-23571 (RB-S)	RNA血液細胞HCキットS	96回用	81,000	約4.5µg/白血球1.5×10 ⁷ 個

卓上でコンパクトかつ大容量サンプルからの核酸抽出(最大8サンプル)が可能!!!

QuickGene-Mini8L

小型で軽量なQuickGene-Mini8L は実験デスクの小さなスペースにも設置することができ、持ち運びも簡単です。また、大容量サンプル(例; 2mL 全血、100mg マウス肝臓等)からのDNA 分離が可能であり、一度の処理で大量のDNA を得ることができます。



■ 多検体を簡便・迅速に操作!!

- 前処理サンプルをセットし、本体左右のスイッチを回すだけです。
- 分離工程に遠心分離は必要ありません。
- 一度に最大8検体を処理可能です。

対応
サンプル

全血


動物
組織

cfDNA

■ 操作手順




1.前処理

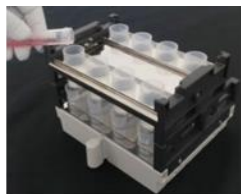

2.前処理したサンプルをアプライ




3.加圧シールプレートを着着

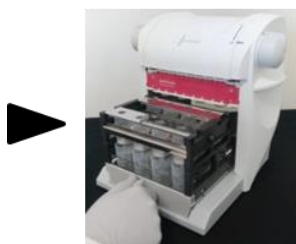

4.ホルダを本体にセット



5.スイッチを回して1列目を加圧

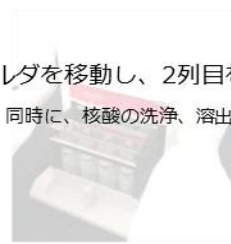

6.ホルダを移動し、2列目を加圧
同時に、核酸の洗浄、溶出を行う

■ QuickGene-Mini8L 専用キット一覧

	分離対象	コードNo. (メーカーコード)	品名	容量	希望納入価格(円)	分離例
DNA 用	●ヒト全血 ●各種動物血液 ●血漿 ● Buffyコート	639-23531 (DB-L)	DNA全血キットL	48回用	62,000	約50µg/全血2mL
	●各種動物組織 ●植物 ●昆虫 ●魚介類 ●口腔粘膜 ●パラフィン包埋切片 ●培養細胞 ●バクテリア ●ウイルス ●食品	638-29581 (DT-L)	DNA組織キットL	48回用	83,000	約80µg/マウス肝臓100mg
	●血漿	632-47061 (CF-L)	QuickGene cfDNA Isolation Kit	48回用	108,000	血漿2mL

12検体を同時処理できる全自動タイプ!!!

QuickGene-Auto12S

■ 多様な検体から全自動で核酸抽出!!

- 最大200µLのサンプルを処理
- プレパックタイプの試薬を採用
→ コンタミネーションのリスク低減、分注の手間が省ける




■ QuickGene-Auto12S 専用キット一覧

	コードNo. (メーカーコード)	品名	容量	希望納入価格(円)
DNA 用	635-44751 (AS-DB)	QuickGene AutoS DNA Blood Kit	48回用	38,000
	632-44761 (AS-DT)	QuickGene AutoS DNA Tissue Kit	48回用	38,000
	639-46231 (AS-PL)	QuickGene AutoS Plasmid Kit	48回用	46,000
	636-49801 (AS-DF)	QuickGene AutoS DNA FFPE Kit	48回用	62,000
RNA 用	636-46241 (AS-RB)	QuickGene AutoS RNA Blood Kit	48回用	51,000
	630-46261 (AS-RT)	QuickGene AutoS RNA Tissue Kit	48回用	42,000
	633-46251 (AS-RC)	QuickGene AutoS RNA Cultured Cell Kit	48回用	43,000
	633-50801 (AS-RV)	QuickGene AutoS RNA Virus Kit	48回用	46,000
	633-58101 (AS-RCV)	QuickGene AutoS RNA Cell and Virus Kit	48回用	43,000
	633-53461 (AS-RF)	QuickGene-AutoS RNA FFPE Kit	48回用	69,000
	634-55691 (AS-miR)	QuickGene-AutoS microRNA Kit	48回用	43,000

■ お申込方法

お申込フォーマット(本紙)に必要事項を記入

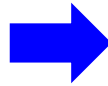

富士フィルム和光純薬の販売店ご担当者様、
もしくは富士フィルム和光純薬の営業担当者へ
お渡しください

■ お申込フォーマット

<p>氏名</p> <hr/> <p>(企業名/大学名)</p>	<p>販売店</p> <hr/> <p>(部署名/学部学科名)</p>
<p>所属</p> <hr/> <p>(TEL)</p>	<p>(FAX)</p> <hr/>
<p>連絡先</p> <hr/> <p>(e-mail)</p> <hr/>	

購入機種

□ QuickGene-Mini480

希望購入価格 298,000円 ⇒ **キャンペーン価格 149,000円**



□ QuickGene-Mini8L

希望購入価格 298,000円 ⇒ **キャンペーン価格 149,000円**



□ QuickGene-Auto12S ※在庫限り

希望購入価格 2,800,000円 ⇒ **キャンペーン価格 1,400,000円**



Re …2～10℃保存
 F …-20℃保存
 80 …-80℃保存
 表示が無い場合は室温保存です。

特定 I …特定毒物
 II …毒物
 劇-I 劇-II 劇-III …劇物
 毒 …毒薬
 劇 …劇薬
 危 …危険物
 向 …向精神薬
 特麻原 …特定麻薬向精神薬原料
 カルタヘナ …カルタヘナ法

審-1 …化審法 第一種特定化学物質
 審-2 …化審法 第二種特定化学物質
 化兵1 …化学兵器禁止法 第一種指定物質
 化兵2 …化学兵器禁止法 第二種指定物質

覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。

国民保護法…生物・毒薬兵器の製造、使用防止のため、「毒薬等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。

上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医薬品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれていません。
- 本キャンペーンは富士フィルム和光純薬㈱の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

富士フィルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道徳町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
 - 東海営業所 ● 横浜営業所
 - 筑波営業所 ● 東北営業所
 - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099
 試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

- FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
- FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-3111-0 FAX: +49-2131-3111-100
- 富士フイルム和光(香港)有限公司
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9806
- 富士フイルム和光(広州)貿易有限公司
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)